

Zestaw do prostej polaryzacji do modelu mikroskopu Delta Optical Evolution 100



Zestaw składa się z dwóch elementów: polaryzatora i analizatora.

Polaryzator zakładamy na uchwyt kolektora (soczewka oświetlacza), który znajduje się w górnej części podstawy statywu, natomiast analizator umieszczamy w statywie pod nasadką binokularową.

Dane techniczne:

Średnica wewnętrzna polaryzatora – 49,1mm

Średnica powierzchni czynnej polaryzatora – 37,2mm

Średnica zewnętrzna analizatora – 23,1mm

Średnica powierzchni czynnej analizatora – 17,1mm